


## L'utilisation

### 1 INSTALLER LE MICROSCOPE

- Allumer la lumière.
- Mettre en place le plus petit des objectifs.
- **Remonter au maximum la platine** sous le petit objectif, avec la grosse vis.
- Placer la lame à observer sur la platine avec la lamelle dirigée vers le haut.
- Centrer la lame en mettant la région à observer au niveau du rond lumineux.

Le microscope

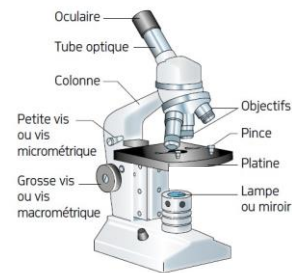

### 2 FAIRE LA MISE AU POINT

- Placer son œil sur l'oculaire et **descendre lentement la platine à l'aide de la grosse vis**, jusqu'à l'apparition d'une image. Si nécessaire, améliorer la netteté de l'image à l'aide de la petite vis.
- Explorer la préparation pour trouver la zone la plus favorable à l'observation et la positionner au centre du champ d'observation.
- Fixer la lame avec les pinces.

### 3 PASSER À UN GROSSISSEMENT SUPÉRIEUR

- **Sans changer le réglage**, mettre en place l'objectif moyen.
- Ajuster la netteté à l'aide de la **petite vis**.
- Quand l'image est nette, sans modifier le réglage, passer à l'objectif plus puissant et affiner la netteté avec la petite vis.

### 4 RANGER LE MICROSCOPE

- En fin d'observation, mettre en place le plus petit objectif. **Abaisser la platine**
- Ranger la lame.

### 5 DÉTERMINER LE GROSSISSEMENT DU MICROSCOPE

Multiplier la valeur indiquée sur l'oculaire par celle indiquée sur l'objectif.